



Precast
Gel
Company

ジェレックス キャンペーン・セール

キャンペーン・セール期間: 2016年10月1日～2017年3月31日まで

「あなたは現在ご使用のプレキャストゲルに**満足**ですか？」

「新商品**アガロースゲル**発売」

「**脱**EtBr **脱**UVイルミネーター商品 **今がチャンス**」

弊社の主力製品、プレキャストゲルは自社製造です。受注生産のため、ご注文後翌営業日製造出荷、最短2日でお手元に届きます。(北海道・九州・沖縄は3日)

今回 Next Page II シリーズBタイプ及びAタイプを自社製造ならではの販売価格に改定しました。

今現在OEMで提供しているメーカー様及び販売店様、またそのユーザー様より高い品質評価を得ています。

価格以上の性能にご満足いただけます。

その他、関連製品をキャンペーン価格にてご紹介します。

タンパク質解析関連製品

- プレキャストゲル (新価格改定) P2～P8
- ご紹介キャンペーン・プレゼント P9
- 電気泳動槽 P10
- IPGストリップ(二次元電気泳動) P11
- タンパク質分子量マーカー P16


遺伝子関連商品

- Ultra PowerDNA/RNAセーフダイ P13
- LEDバンドピーパー P13
- WEP-S (サブマリン型泳動槽) P14
- アガロースゲル P15
- DNA分子量マーカー P16

Next Page II (中性ゲル) Bタイプ プレートサイズ W100mmxH80mmxT3.2mm


* 紹介キャンペーン対象商品 (詳しくは9ページ参照)

(B社との比較)

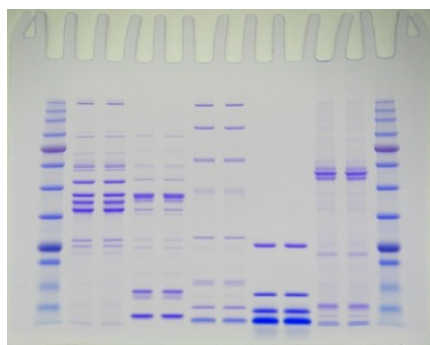

(ゲルサイズ W80mmxH68mmxT1.0mm)
弊社 12.5% 12w (GLX-231B)

300V 定電圧 泳動時間21分
Tris-Glycine-SDSバッファー使用, WEP-N使用

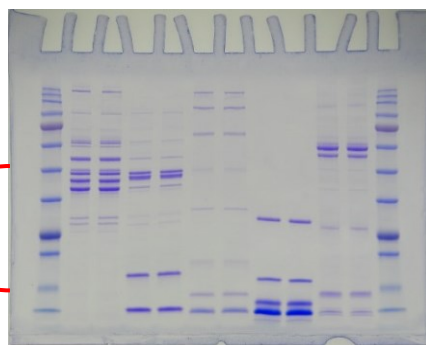

(ゲルサイズ W86mmxH72mmxT1.0mm)
B社 12% 12w

300V 定電圧 泳動時間20分
Tris-Glycine-SDSバッファー使用

①部分切り取り図



48kDa
35kDa
25kDa
20kDa
17kDa



★両端の分子量マーカー48kDaから17kDaを基準に線を一直線に引いた図


均一濃度はタンパク質が一定範囲で存在する場合に適しています。

タンパク質の分離、正確な分子量の位置移動距離が結果として重要になってきます。

NextPage II Bタイプ 均一濃度はバンドの歪みはなく、全てのバンドが基準線に沿って水平に泳動されています。


SDS-PAGEにおいて、タンパク質を分子量に従って正確に分離することは大変重要な事です。

あなたの実験結果はNextPage II Bタイプを使用する事によって、より質の高い実験結果が得られます。

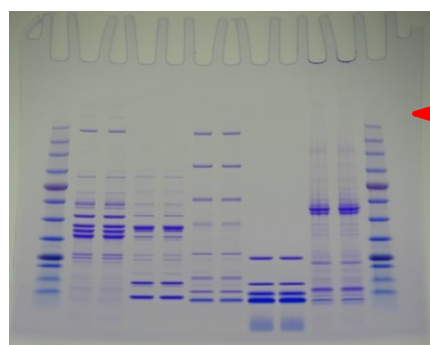

(ゲルサイズ W80mmxH68mmxT1.0mm)
弊社 5-20% 12w (GLX-271B)


300V 定電圧 泳動時間22分
Tris-Glycine-SDSバッファー使用, WEP-N使用

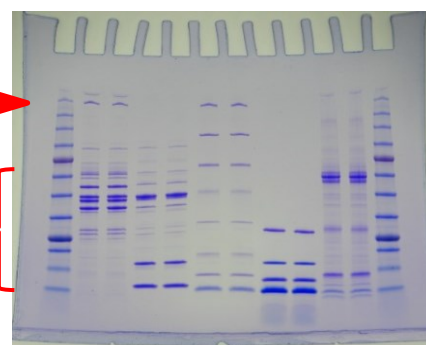


(ゲルサイズ W86mmxH72mmxT1.0mm)
B社 4-20% 12w

300V 定電圧 泳動時間21分
Tris-Glycine-SDSバッファー使用

①部分切り取り図

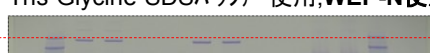


245kDa

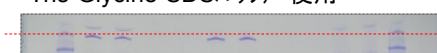


★両端の分子量マーカー245kDaを基準に線を一直線に引いた図

[NextPage II Bタイプの個々のバンドはスマリングせず一本線の真っ直ぐなバンドになっている。]

②部分切り取り図

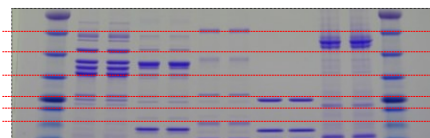

63kDa
48kDa
35kDa
25kDa
20kDa
17kDa

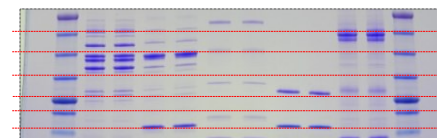

★両端の分子量マーカー63kDaから17kDaを基準に線を一直線に引いた図

グラジエント濃度は広い分画分子量範囲でタンパク質を分離する場合に適しています。

特に高分子領域が広がり低分子領域が狭まります。

NextPage II Bタイプ グラジエント濃度は高分子領域は広がりバンドに歪みはなく、低分子領域においても全てのバンドが基準線に沿って正確な分子量の位置で水平に泳動されています。

・ 正確なRF値の読み取りができます。

・ プロット後のタンパク質解析においても正確な分子量のタンパク質解析ができます。

様々な実験の影響によって目的のタンパク質がどのように変化するかを、バンドパターンに現れる変化から調べたいといった実験また、より正確な分析、解析が必要な際は弊社のNextPage II Bタイプをぜひご購入ください。

Next Page II Bタイプ * 紹介キャンペーン対象商品 プレゼントあり。(詳しくは9ページを参照)

キャンペーン価格にてご提供 2016年10月1日～2017年3月31日まで

製品特長

- ・ 製品ロットが変わっても同等の結果が得られます。
- ・ ご注文後、翌営業日製造出荷です。
- ・ 保存期限が一年です。
- ・ 特注濃度ゲル(T%)も価格変更せずに承ります。
- ・ ウェスタンブロッティングでの高い転写効率が確認されています。
- ・ 豊富な検体数(コーム種類)をご用意しています。
- ・ マルチチャンネルピペットの使用が可能です。(17wタイプのみ対応)



製品仕様

プレート	W100mm x H80mm x T3.2mm (ガラス製)
ゲルサイズ	W80mm x H68mm x T1.0mm
数量/箱	10枚/箱

全濃度均一価格に改定 定価 ~~¥14,000/箱~~



キャンペーン価格 **¥11,200/箱**

サンプルアプライ量			
検体	最大量	検体	最大量
7w	50uL	16w	12uL
12w	20uL	20w	8uL
2-D	70mmStrip	13w	40uL
10w	30uL	17w	28uL

一回のご依頼で既存製品一濃度につき二枚までゲルサンプル承ります。泳動槽デモ機あります。

製品No,

型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画
GLX-200B	5%	7w	500K 100K	GLX-210B	7.5%	7w	350K 40K	GLX-220B	10%	7w	250K 15K	GLX-230B	12.5%	7w	200K 15K	GLX-240B	15%	7w	150K 10K
GLX-201B	5%	12w		GLX-211B	7.5%	12w		GLX-221B	10%	12w		GLX-231B	12.5%	12w		GLX-241B	15%	12w	
GLX-202B	5%	2-D		GLX-212B	7.5%	2-D		GLX-222B	10%	2-D		GLX-232B	12.5%	2-D		GLX-242B	15%	2-D	
GLX-204B	5%	10w		GLX-214B	7.5%	10w		GLX-224B	10%	10w		GLX-234B	12.5%	10w		GLX-244B	15%	10w	
GLX-205B	5%	16w		GLX-215B	7.5%	16w		GLX-225B	10%	16w		GLX-235B	12.5%	16w		GLX-245B	15%	16w	
GLX-206B	5%	20w	450K 35K	GLX-216B	7.5%	20w	400K 20K	GLX-226B	10%	20w	350K 10K	GLX-236B	12.5%	20w	300K 15K	GLX-246B	15%	20w	200K 8K
GLX-20GB	5%	13w		GLX-21GB	7.5%	13w		GLX-22GB	10%	13w		GLX-23GB	12.5%	13w		GLX-24GB	15%	13w	
GLX-20HB	5%	17w		GLX-21HB	7.5%	17w		GLX-22HB	10%	17w		GLX-23HB	12.5%	17w		GLX-24HB	15%	17w	

型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画
GLX-250B	5-10%	7w	450K 35K	GLX-260B	5-15%	7w	400K 20K	GLX-270B	5-20%	7w	350K 10K	GLX-280B	7.5-15%	7w	300K 15K	GLX-290B	10-20%	7w	200K 8K
GLX-251B	5-10%	12w		GLX-261B	5-15%	12w		GLX-271B	5-20%	12w		GLX-281B	7.5-15%	12w		GLX-291B	10-20%	12w	
GLX-252B	5-10%	2-D		GLX-262B	5-15%	2-D		GLX-272B	5-20%	2-D		GLX-282B	7.5-15%	2-D		GLX-292B	10-20%	2-D	
GLX-254B	5-10%	10w		GLX-264B	5-15%	10w		GLX-274B	5-20%	10w		GLX-284B	7.5-15%	10w		GLX-294B	10-20%	10w	
GLX-255B	5-10%	16w		GLX-265B	5-15%	16w		GLX-275B	5-20%	16w		GLX-285B	7.5-15%	16w		GLX-295B	10-20%	16w	
GLX-256B	5-10%	20w	450K 35K	GLX-266B	5-15%	20w	400K 20K	GLX-276B	5-20%	20w	350K 10K	GLX-286B	7.5-15%	20w	300K 15K	GLX-296B	10-20%	20w	200K 8K
GLX-25GB	5-10%	13w		GLX-26GB	5-15%	13w		GLX-27GB	5-20%	13w		GLX-28GB	7.5-15%	13w		GLX-29GB	10-20%	13w	
GLX-25HB	5-10%	17w		GLX-26HB	5-15%	17w		GLX-27HB	5-20%	17w		GLX-28HB	7.5-15%	17w		GLX-29HB	10-20%	17w	

◆ 使用可能泳動槽：弊社泳動槽WEP-N、APRO社SP-6010、ナカライテスク社販売のWEP-Nの泳動槽が使用可能です。

泳動槽がお買い得 2016年10月1日～2017年3月31日まで

泳動槽とNext Page II Bタイプをセットで購入すると泳動槽がお買い得です。

1箱～2箱＋泳動槽とのセット購入の場合、**¥20,000割引**の¥45,000/台

3箱～10箱＋泳動槽とのセット購入の場合、**¥37,000割引**の¥28,000/台


セット購入価格表

型番	箱数	Next Page II Bタイプ キャンペーン価格	泳動槽 定価 ¥65,000	合計金額	型番	箱数	Next Page II Bタイプ キャンペーン価格	泳動槽 定価 ¥65,000	合計金額
NPB-SET1	1箱	¥11,200	¥45,000	¥56,200	NPB-SET6	6箱	¥67,200	¥28,000	¥95,200
NPB-SET2	2箱	¥22,400	¥45,000	¥67,400	NPB-SET7	7箱	¥78,400	¥28,000	¥106,400
NPB-SET3	3箱	¥33,600	¥28,000	¥61,600	NPB-SET8	8箱	¥89,600	¥28,000	¥117,600
NPB-SET4	4箱	¥44,800	¥28,000	¥72,800	NPB-SET9	9箱	¥100,800	¥28,000	¥128,800
NPB-SET5	5箱	¥56,000	¥28,000	¥84,000	NPB-SET10	10箱	¥112,000	¥28,000	¥140,000

Next Page II (中性ゲル) Aタイプ プレートサイズ W120mmxH100mmxT4.5mm

* 紹介キャンペーン対象商品 (詳しくは9ページ参照)


(A社との比較)

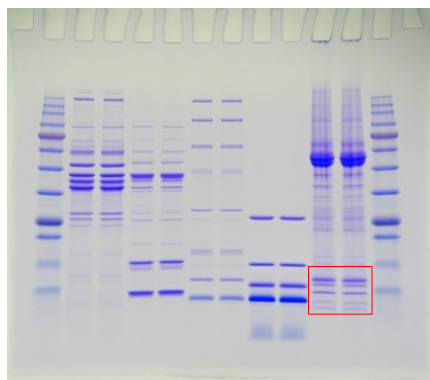

(ゲルサイズ W90mmxH88mmxT1.0mm)

弊社 15% 12w (GLX-241A)

300V 定電圧 泳動時間33分
Tris-Glycine-SDSバッファー使用, WEP-A使用

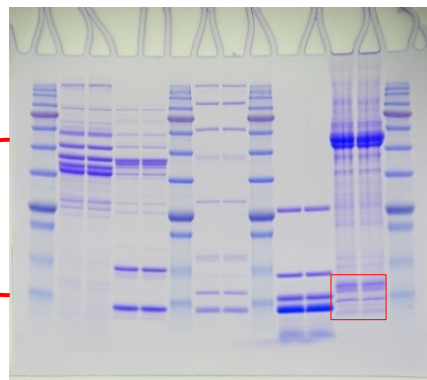


(ゲルサイズ W90mmxH83mmxT1.0mm)


A社 15% 14w

300V 定電圧 泳動時間37分
Tris-Glycine-SDSバッファー使用



①部分切り取り図

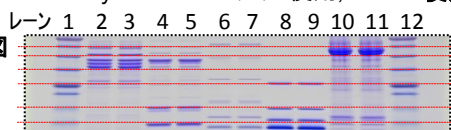


□部分切り取り図

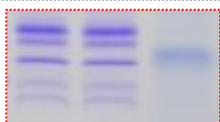

63kDa
48kDa
35kDa
25kDa
17kDa
11kDa

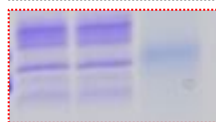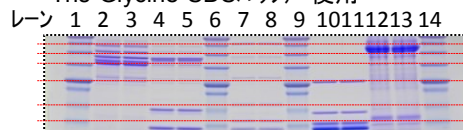


均一濃度はタンパク質が一定範囲で存在する場合に適しています。
タンパク質の分離、正確な分子量の位置、移動距離が結果として重要になってきます。
①部分: 両端の分子量マーカー63kDaから11kDaを基準に線を一直線に引いた図
NextPage II Aタイプはバンドの歪みはなく、全てのバンドが基準線に沿って水平に泳動されています。
特に48kDaから35kDaの2,3レーン、トリサンプル。これを見比べると水平に泳動されています。
□部分: 人間の頬サンプル、低分子領域分子量約6,5kDaから14,4kDa付近。NextPage II Aタイプはサンプルが鮮明に分離されています。
SDS-PAGEにおいて、タンパク質を分子量に従って正確に分離することは大変重要な事です。
あなたの実験結果はNextPage II Aタイプを使用する事によって、より質の高い実験結果が得られます。

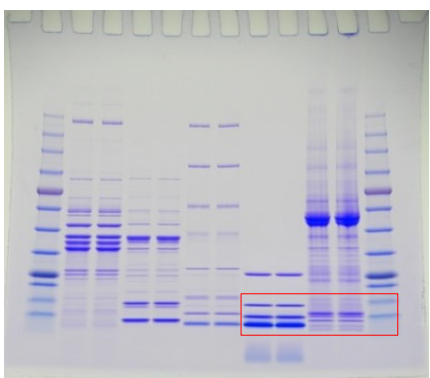

(ゲルサイズ W90mmxH88mmxT1.0mm)

弊社 5-20% 12w (GLX-271A)

300V 定電圧 泳動時間36分
Tris-Glycine-SDSバッファー使用, WEP-A使用

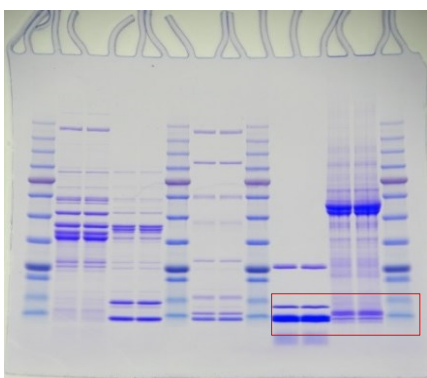


(ゲルサイズ W90mmxH83mmxT1.0mm)

A社 5-20% 14w

300V 定電圧 泳動時間35分
Tris-Glycine-SDSバッファー使用

□部分切り取り図

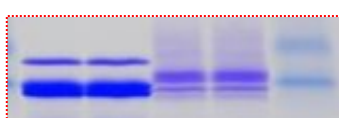

グラジエント濃度は広い分画分子量範囲でタンパク質を分離する場合に適しています。
特に高分子領域が広がり低分子領域が狭まります。
□部分: NextPage II Aタイプはペプチドマーカー分子量14,4kDaと6,5kDaがしっかり分離されている事が確認できます。
人間の頬サンプルも鮮明に分離されています。
・ 正確なRF値の読み取りができます。
・ プロテイン後のタンパク質解析においても正確な分子量のタンパク質解析ができます。
様々な実験の影響によって目的のタンパク質がどのように変化するかを、バンドパターンに現れる変化から調べたいといった実験また、より正確な分析、解析が必要な際は弊社のNextPage II Aタイプをぜひご購入ください。

Next Page II Aタイプ * 紹介キャンペーン対象商品 プレゼントあり。(詳しくは9ページを参照)

キャンペーン価格にてご提供 2016年10月1日～2017年3月31日まで

製品特長

- ・ 製品ロットが変わっても同等の結果が得られます。
- ・ ご注文後、翌営業日製造出荷です。
- ・ 保存期限が一年です。
- ・ 特注濃度ゲル(T%)も価格変更せずに承ります。
- ・ ウェスタンブロッティングでの高い転写効率が確認されています。
- ・ 豊富な検体数(コーム種類)をご用意しています。
- ・ マルチチャンネルピペットの使用が可能です。(9wタイプのみ対応)

製品仕様

プレート	W120mm x H100mm x T4.5mm (ガラス製)
ゲルサイズ	W90mm x H88mm x T1.0mm
数量/箱	10枚/箱

サンプルアプライ量			
検体	最大量	検体	最大量
12w	20uL	18w	15uL
9w	30uL	20w	8uL
2-D	70mmStrip		



定価 ~~¥14,000/箱~~

価格改定後キャンペーン価格
(下記改定表参照)

一回のご依頼で既存製品一濃度につき二枚まで
ゲルサンプル承ります。泳動槽デモ機あります。

製品No,

型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画
GLX-201A	5%	12w		GLX-211A	7.5%	12w		GLX-221A	10%	12w		GLX-231A	12.5%	12w		GLX-241A	15%	12w	
GLX-202A	5%	2-D	500K	GLX-212A	7.5%	2-D	350K	GLX-222A	10%	2-D	250K	GLX-232A	12.5%	2-D	200K	GLX-242A	15%	2-D	150K
GLX-203A	5%	9w	100K	GLX-213A	7.5%	9w	40K	GLX-223A	10%	9w	15K	GLX-233A	12.5%	9w	15K	GLX-243A	15%	9w	10K
GLX-208A	5%	18w		GLX-218A	7.5%	18w		GLX-228A	10%	18w		GLX-238A	12.5%	18w		GLX-248A	15%	18w	
GLX-206A	5%	20w		GLX-216A	7.5%	20w		GLX-226A	10%	20w		GLX-236A	12.5%	20w		GLX-246A	15%	20w	

型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画
GLX-251A	5-10%	12w		GLX-261A	5-15%	12w		GLX-271A	5-20%	12w		GLX-281A	7.5-15%	12w		GLX-291A	10-20%	12w	
GLX-252A	5-10%	2-D	450K	GLX-262A	5-15%	2-D	400K	GLX-272A	5-20%	2-D	350K	GLX-282A	7.5-15%	2-D	300K	GLX-292A	10-20%	2-D	200K
GLX-253A	5-10%	9w	35K	GLX-263A	5-15%	9w	20K	GLX-273A	5-20%	9w	10K	GLX-283A	7.5-15%	9w	15K	GLX-293A	10-20%	9w	8K
GLX-258A	5-10%	18w		GLX-268A	5-15%	18w		GLX-278A	5-20%	18w		GLX-288A	7.5-15%	18w		GLX-298A	10-20%	18w	
GLX-256A	5-10%	20w		GLX-266A	5-15%	20w		GLX-276A	5-20%	20w		GLX-286A	7.5-15%	20w		GLX-296A	10-20%	20w	

◆ 使用可能泳動槽: 弊社泳動槽WEP-A、アトー社製、DRC社製の泳動槽が使用可能です。

価格改定表

箱数	定価	キャンペーン価格
1箱	¥14,000	¥11,200
2箱	¥24,000	¥19,200
3箱	¥36,000	¥28,800
4箱	¥48,000	¥38,400
5箱	¥55,000	¥44,000
6箱	¥66,000	¥52,800
7箱	¥77,000	¥61,600
8箱	¥88,000	¥70,400
9箱	¥99,000	¥79,200
10箱+1箱(サービス)	¥100,000	¥80,000

価格改定により、さらにお求めやすくなります。
◇ 2箱以上の同種類ゲルは価格がお得です。

2箱～4箱 の場合
定価 ¥14,000/箱が ¥2,000割引/箱

5箱～9箱 の場合
定価 ¥14,000/箱が ¥3,000割引/箱


10箱の場合
定価 ¥14,000/箱が ¥4,000割引/箱+1箱

Next Page II (中性ゲル) Mタイプ プレートサイズ W100mmxH100mmxT3.2mm

* 紹介キャンペーン対象商品 (詳しくは9ページ参照)

新商品コーム

- サンプルアプライに便利なマルチチャンネルピペット対応コーム17ウェル
- スタンダードコーム13ウェル

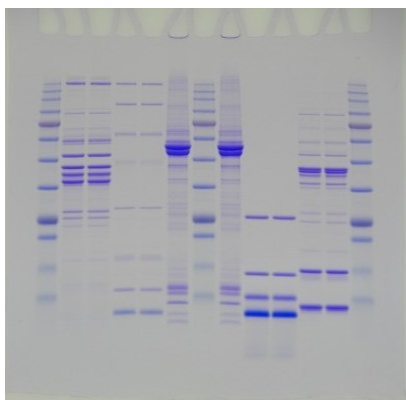


(ゲルサイズ W80mmxH88mmxT1.0mm)

弊社 15% 13w (GLX-24GM)

300V 定電圧 泳動時間34分

Tris-Glycine-SDSバッファ使用, WEP-N使用

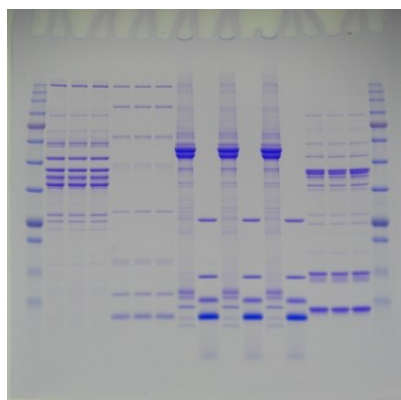

(ゲルサイズ W80mmxH88mmxT1.0mm)


弊社 15% 17w (GLX-24HM)

マルチチャンネルピペット対応

300V 定電圧 泳動時間34分

Tris-Glycine-SDSバッファ使用, WEP-N使用

均一濃度はタンパク質が一定範囲で存在する場合に適しています。
タンパク質の分離、正確な分子量の位置移動距離が結果として重要になってきます。
お客様の現在ご使用のプレキャストゲルで、特定の分子量が分離できないなどお困りの場合、
NextPage II Mタイプをご使用ください。ご相談いただければ、特注濃度で製造も可能です。
SDS-PAGEにおいて、タンパク質を分子量に従って正確に分離することは大変重要な事です。
あなたの実験結果はNextPage II Mタイプを使用する事によって、より質の高い実験結果が得られます。

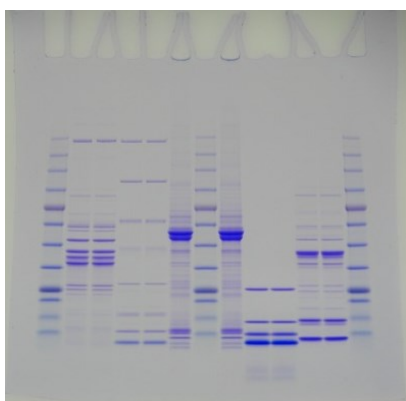


(ゲルサイズ W80mmxH88mmxT1.0mm)

弊社 5-20% 13w (GLX-27GM)

300V 定電圧 泳動時間35分

Tris-Glycine-SDSバッファ使用, WEP-N使用

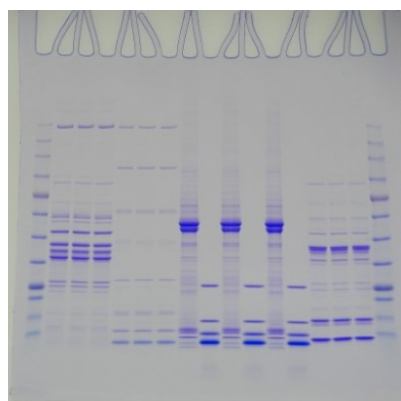

(ゲルサイズ W80mmxH88mmxT1.0mm)

弊社 5-20% 17w (GLX-27HM)

マルチチャンネルピペット対応

300V 定電圧 泳動時間35分

Tris-Glycine-SDSバッファ使用, WEP-N使用

グラジエント濃度は広い分画分子量範囲でタンパク質を分離する場合に適しています。
特に高分子領域が広がり低分子領域が狭まります。
• 正確なRF値の読み取りができます
• プロット後のタンパク質解析においても正確な分子量のタンパク質解析ができます
様々な実験の影響によって目的のタンパク質がどのように変化するかを、バンドパターンに現れる変化から調べたい
といった実験また、より正確な分析、解析が必要な際は弊社のNextPage II Mタイプをぜひご購入ください。

Next Page II Mタイプ * 紹介キャンペーン対象商品 プレゼントあり。(詳しくは9ページを参照)

キャンペーン価格にてご提供 2016年10月1日～2017年3月31日まで

製品特長

- ・ 製品ロットが変わっても同等の結果が得られます。
- ・ ご注文後、翌営業日製造出荷です。
- ・ 保存期限が一年です。
- ・ 特注濃度ゲル(T%)も価格変更せずに承ります。
- ・ ウェスタンブロッティングでの高い転写効率が確認されています。
- ・ 豊富な検体数(コーム種類)をご用意しています。
- ・ マルチチャンネルピペットの使用が可能です。(17wタイプのみ対応)



製品仕様

プレート	W100mm x H100mm x T3.2mm (ガラス製)
ゲルサイズ	W80mm x H88mm x T1.0mm
数量/箱	10枚/箱

サンプルアプライ量			
検体	最大量	検体	最大量
7w	50uL	16w	12uL
12w	20uL	20w	8uL
2-D	70mmStrip	13w	40uL
10w	30uL	17w	28uL

定価 ~~¥14,000/箱~~

~~¥16,000/箱~~



キャンペーン価格 **¥11,200/箱**

¥12,800/箱

一回のご依頼で既存製品一濃度につき二枚までゲルサンプル承ります。泳動槽デモ機あります。

製品No,

型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画
GLX-200M	5%	7w		GLX-210M	7.5%	7w		GLX-220M	10%	7w		GLX-230M	12.5%	7w		GLX-240M	15%	7w	
GLX-201M	5%	12w		GLX-211M	7.5%	12w		GLX-221M	10%	12w		GLX-231M	12.5%	12w		GLX-241M	15%	12w	
GLX-202M	5%	2-D		GLX-212M	7.5%	2-D		GLX-222M	10%	2-D		GLX-232M	12.5%	2-D		GLX-242M	15%	2-D	
GLX-204M	5%	10w	500K	GLX-214M	7.5%	10w	350K	GLX-224M	10%	10w	250K	GLX-234M	12.5%	10w	200K	GLX-244M	15%	10w	150K
GLX-205M	5%	16w	100K	GLX-215M	7.5%	16w	40K	GLX-225M	10%	16w	15K	GLX-235M	12.5%	16w	15K	GLX-245M	15%	16w	10K
GLX-206M	5%	20w		GLX-216M	7.5%	20w		GLX-226M	10%	20w		GLX-236M	12.5%	20w		GLX-246M	15%	20w	
GLX-20GM	5%	13w		GLX-21GM	7.5%	13w		GLX-22GM	10%	13w		GLX-23GM	12.5%	13w		GLX-24GM	15%	13w	
GLX-20HM	5%	17w		GLX-21HM	7.5%	17w		GLX-22HM	10%	17w		GLX-23HM	12.5%	17w		GLX-24HM	15%	17w	

型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画
GLX-250M	5-10%	7w		GLX-260M	5-15%	7w		GLX-270M	5-20%	7w		GLX-280M	7.5-15%	7w		GLX-290M	10-20%	7w	
GLX-251M	5-10%	12w		GLX-261M	5-15%	12w		GLX-271M	5-20%	12w		GLX-281M	7.5-15%	12w		GLX-291M	10-20%	12w	
GLX-252M	5-10%	2-D		GLX-262M	5-15%	2-D		GLX-272M	5-20%	2-D		GLX-282M	7.5-15%	2-D		GLX-292M	10-20%	2-D	
GLX-254M	5-10%	10w	450K	GLX-264M	5-15%	10w	400K	GLX-274M	5-20%	10w	350K	GLX-284M	7.5-15%	10w	300K	GLX-294M	10-20%	10w	200K
GLX-255M	5-10%	16w	35K	GLX-265M	5-15%	16w	20K	GLX-275M	5-20%	16w	10K	GLX-285M	7.5-15%	16w	15K	GLX-295M	10-20%	16w	8K
GLX-256M	5-10%	20w		GLX-266M	5-15%	20w		GLX-276M	5-20%	20w		GLX-286M	7.5-15%	20w		GLX-296M	10-20%	20w	
GLX-25GM	5-10%	13w		GLX-26GM	5-15%	13w		GLX-27GM	5-20%	13w		GLX-28GM	7.5-15%	13w		GLX-29GM	10-20%	13w	
GLX-25HM	5-10%	17w		GLX-26HM	5-15%	17w		GLX-27HM	5-20%	17w		GLX-28HM	7.5-15%	17w		GLX-29HM	10-20%	17w	

- ◆ 使用可能泳動槽：弊社泳動槽WEP-N、APRO社SP-6010、コスモ社製、ナカライスケ社販売のWEP-N、Wako社製の泳動槽が使用可能です。


濃度別キャンペーン価格表

キャンペーン価格 ¥11,200/箱	キャンペーン価格 ¥12,800/箱
7.5%	5%
10%	5-10%
12.5%	5-15%
15%	7.5-15%
5-20%	特注濃度
10-20%	

新商品Next Page II (中性ゲル) Wタイプ プレートサイズ W160mmxH100mmxT4.5mm

* 紹介キャンペーン対象商品 プレゼントあり。(詳しくは9ページを参照)


多検体用Wタイプ中性プレキャストゲル発売開始

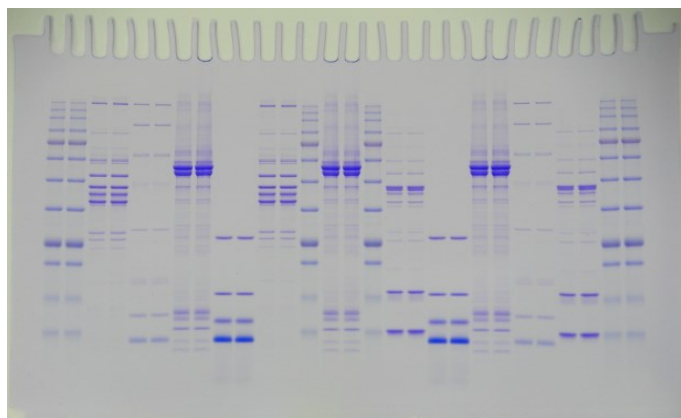

(ゲルサイズ W140mmxH88mmxT1.0mm)

15% 28w (GLX-247W), WEP-W使用

300V 定電圧 泳動時間31分 Tris-Glycine-SDSバッファー使用

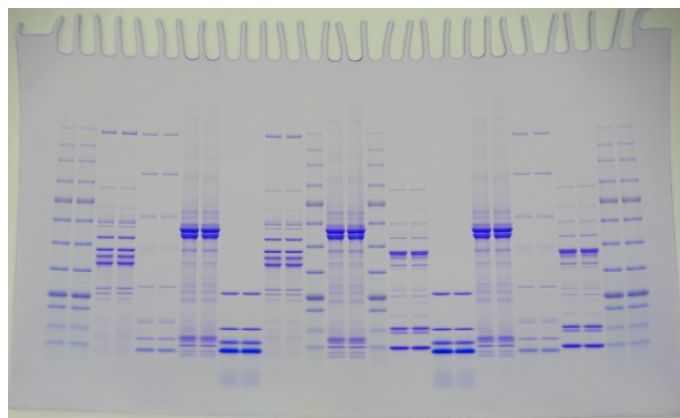

(ゲルサイズ W140mmxH88mmxT1.0mm)

5-20% 28w (GLX-277W), WEP-W使用

300V 定電圧 泳動時間31分 Tris-Glycine-SDSバッファー使用

均一濃度はタンパク質が一定範囲で存在する場合に適しています。
 グラジエント濃度は広い分子量範囲でタンパク質を分離する場合に適しています。
 • NextPage II Wタイプのメットはタンパク質を一枚のゲルで多数の検体を分離・分析・分取・解析ができる事です。
 • コスト面において多検体の場合、2枚使用するよりもNextPage II Wタイプを一枚使用した方が優位性があります。
 28wの半分、14wゲル一枚の価格x2の費用よりもNextPage II Wタイプ28wゲル一枚の価格の方が安価です。
 検対数が多く、実験効率を良くしたい、コストも抑えたい場合はNextPage II Wタイプをぜひご購入ください。

キャンペーン価格にてご提供 2016年10月1日～2017年3月31日まで

製品特長

- コスト削減に繋がります。
- 製品ロットが変わっても同等の結果が得られます。
- ご注文後、翌営業日製造出荷です。
- 保存期限が一年です。
- 特注濃度ゲル(T%)も価格変更せずに承ります。
- ウェスタンブロッティングでの高い転写効率が確認されています。
- 28wはマルチチャンネルピペット12が使用可能です。



製品仕様

プレート	W160mm x H100mm x T4.5mm (ガラス製)
ゲルサイズ	W140mm x H88mm x T1.0mm
数量/箱	10枚/箱

サンプルアプライ量	
検体	最大量
28w	15uL
20w	30uL
2-D	130mmStrip

定価 ~~¥24,000/箱~~



キャンペーン価格 **¥19,200/箱**

一回のご依頼で既存製品一濃度につき二枚までゲルサンプル承ります。泳動槽デモ機あります。

製品No,

型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画	型番	濃度	検体	最適分画
GLX-202W	5%	2-D	500K	GLX-212W	7.5%	2-D	350K	GLX-220M	10%	2-D	250K	GLX-230M	12.5%	2-D	200K	GLX-240M	15%	2-D	150K
GLX-206W	5%	20w	100K	GLX-216W	7.5%	20w	40K	GLX-221M	10%	20w	15K	GLX-231M	12.5%	20w	15K	GLX-241M	15%	20w	10K
GLX-207W	5%	28w	100K	GLX-217W	7.5%	28w	40K	GLX-222M	10%	28w	15K	GLX-232M	12.5%	28w	15K	GLX-242M	15%	28w	10K
GLX-252W	5-10%	2-D	450K	GLX-262W	5-15%	2-D	400K	GLX-272W	5-20%	2-D	350K	GLX-282W	7.5-15%	2-D	300K	GLX-292W	10-20%	2-D	200K
GLX-256W	5-10%	20w	35K	GLX-266W	5-15%	20w	20K	GLX-276W	5-20%	20w	10K	GLX-286W	7.5-15%	20w	15K	GLX-296W	10-20%	20w	8K
GLX-257W	5-10%	28w	35K	GLX-267W	5-15%	28w	20K	GLX-277W	5-20%	28w	10K	GLX-287W	7.5-15%	28w	15K	GLX-297W	10-20%	28w	8K

◆ 使用可能泳動槽: 弊社泳動槽WEP-W、DRC社製、バイオクラフト社製の泳動槽が使用可能です。

紹介キャンペーン プレゼントありについて ご紹介ください。

弊社ゲルNext Page II シリーズをご購入いただきましたお客様より、同様ゲルシリーズをお知り合いや同研究施設内での他部署の方へご紹介くださいますと、下記商品のいずれかをプレゼント致します。

注意：ただし、ご紹介を受けられたお客様が1箱以上ご購入した場合に限ります。
ご紹介を受けられる回数は一回限りさせていただきます。

プレゼント内容

P-1 Next Page II シリーズから1箱プレゼント(Bタイプ、Aタイプ、Mタイプ、Wタイプの中から1種類)

P-2 汎用機器CoolPad3 (24穴0.2mLブロッカー個付き) 1台プレゼント(台数に限りがあります)

P-3 汎用機器Mini-Plate Fuge 1台プレゼント(台数に限りがあります)

➤ P-1～P-3の中から一つをお選びください。

紹介用紙はFAXにて承ります。 * 紹介用紙はホームページからダウンロードできます。

プレゼント商品

プレゼントNo,P-1



Next Page II 1箱 (10枚入り)

プレゼントNo,P-2



CoolPad3
(高機能冷却ドライブブロック)

温度範囲 0~100℃
温度ステップ 最大3
温度精度 0.2℃±(0.5℃)
加温(冷却)速度 6℃(2℃)
* 24穴0.2mLブロッカー個付き
他ブロックはご相談下さい。

or

プレゼントNo,P-3




Mini-Plate Fuge
(プレート遠心機)

SBS規格のプレートを二枚入れて遠心できます。

電気泳動槽 WEPシリーズ

キャンペーン価格にてご提供 2016年10月1日～2017年3月31日まで

デモ機あります

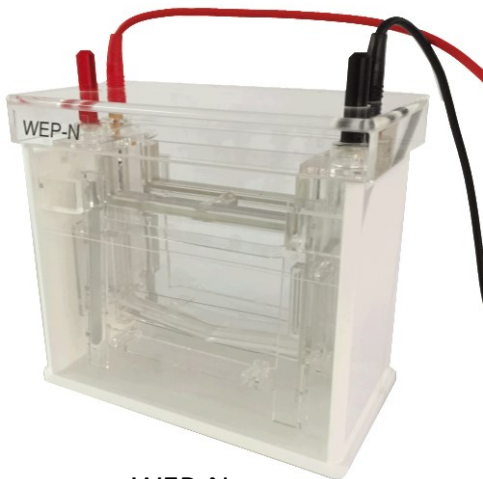

WEP-N

- この1台で2タイプのゲルサイズを泳動可能
Next Page II Bタイプ、Next Page II Mタイプ兼用泳動槽
- 簡単セット
内部コアをプレートでサンドウィッチして、外部コアに入れるだけ
- 泳動可能枚数2枚

型番	WEP-N
外寸法	W154 x D88 x H146 (mm)
バッファ量	800ml
定価	¥65,000
キャンペーン価格	¥52,000

注意: ガラスプレート厚みT3.6mm使用のゲルは2枚同時に泳動はできません。その場合ご相談ください。

新商品

デモ機あります



WEP-A

- Next Page II Aタイプ専用の泳動槽
- 泳動可能枚数2枚

型番	WEP-A
外寸法	W154 x D78 x H146 (mm)
バッファ量	550ml
定価	¥121,000
キャンペーン価格	¥96,800

新商品

デモ機あります




WEP-W

- Next Page II Wタイプ専用の泳動槽
- 泳動可能枚数2枚


型番	WEP-W
外寸法	W194 x D78 x H146 (mm)
バッファ量	760ml
定価	¥138,000
キャンペーン価格	¥110,400

S-Pro Strip (一次元目等電点ゲルIPGStrip)


キャンペーン価格にてご提供 2016年10月1日～2017年3月31日まで

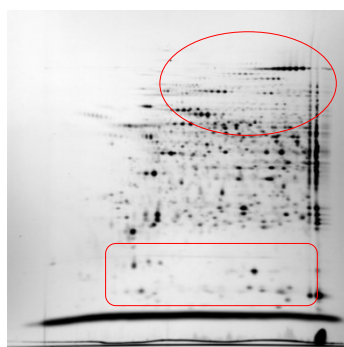

一次元目: S-ProStrip pH4-7,7cm
サンプル: マウス肝臓
二次元目: NextPage II Mタイプ

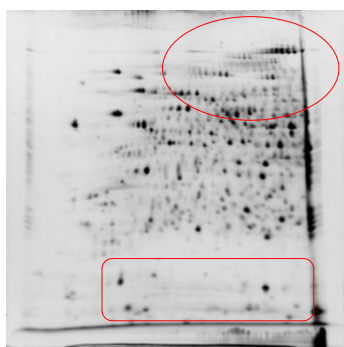


一次元目: G社 pH4-7,7cm
サンプル: マウス肝臓
二次元目: NextPage II Mタイプ

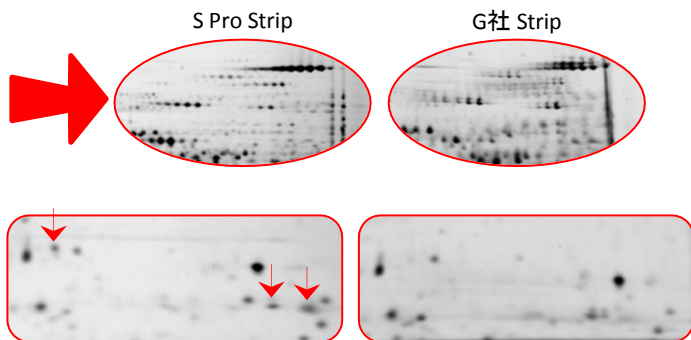


高分子、低分子領域においてS-ProStripは鮮明にフォーカシングされ、スポット数も僅かながら多い




一次元目: S-ProStrip pH3-10,7cm
サンプル: マウス肝臓
二次元目: NextPage II Mタイプ

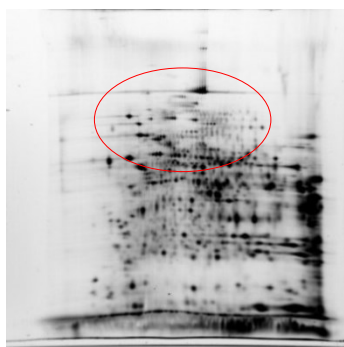


一次元目: G社 pH3-10,7cm
サンプル: マウス肝臓
二次元目: NextPage II Mタイプ

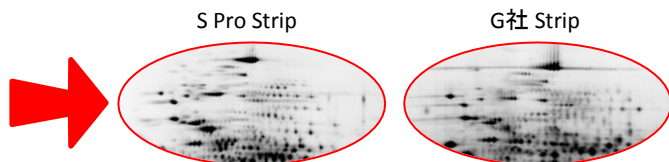

高分子領域においてS-ProStripは鮮明にフォーカシングされている

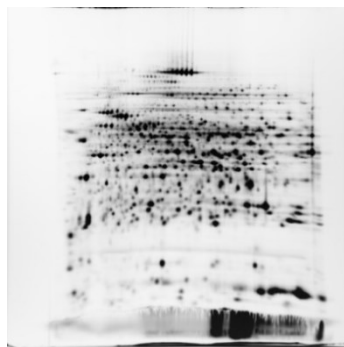

一次元目: S-ProStrip pH3-10Ex,7cm
サンプル: マウス肝臓
二次元目: NextPage II Mタイプ

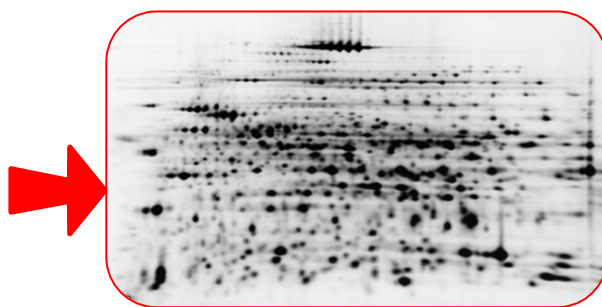

中性付近を拡大しているため分離能を高める事が可能です



製品仕様

寸法	70mm
ストリップ長	71mm
ゲル長	68mm
ストリップ幅	2.5mm
ゲル厚さ	0.5mm

¥2,700
割引

型番	商品名	本数	定価	キャンペーン価格
GLX-700310	S-Pro Strip pH3-10,7cm	12本	¥13,400	¥10,700
GLX-700407	S-Pro Strip pH4-7,7cm	12本	¥13,400	¥10,700
GLX-700310Ex	S-Pro Strip pH3-10Ex,7cm	12本	¥13,400	¥10,700

* 特注濃度のStripまたは特注pHレンジのStripは24本からの受注になります。

遺伝子関連商品(アガロースゲル電気泳動関連)

脱EtBr・脱UV


皮膚・目・粘膜などへ刺激性のあるEtBrをご使用ですか。

UVイルミネーターは皮膚・目などEtBrと同様に人体への悪影響が考えられます。


弊社商品・UltraPower DNA/RNAセーフダイと・LEDバンドヒーターを使用する事により、EtBr、UVイルミネーターを必要としなくなります。また、人体への悪影響も心配する必要がありません。健康被害のない弊社商品をぜひご購入ください。

この商品はEtBrとUVに代わる安全なものです。安心してご使用できます。


UltraPower・RT-161(LEDバンドヒーター)使用時のアガロースゲル電気泳動の流れ

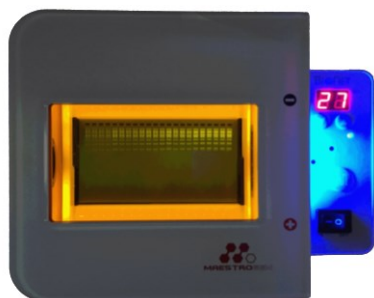

UltraPower DNA/RNAセーフダイをサンプルに加えて(先染め)泳動開始
RT-161(LEDバンドヒーター)でリアルタイムに励起、目視可能

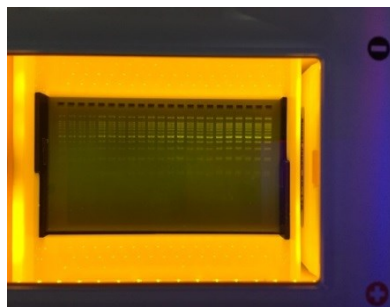

画像
アガロースゲル:4% 22w TBEゲル (GLX-AG82TB)
サンプル:AccuRuler DNAスタンダード 100bp (02001-500)
アプライ量:レーン左から4レーンずつ1uL,2uL,3uL,4uL,5uLx6

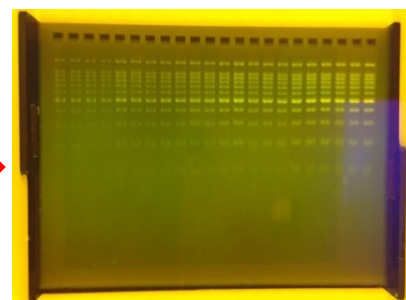

LEDを照射させた状態で真上から小型デバイスで撮影し、画像保存

お買い得商品

キャンペーン期間 2016年10月1日~2017年3月31日まで

脱EtBr,脱UVをお考えのあなたにお得なキャンペーン価格で、セット購入に限りプレゼントあり。

RT-161(LEDバンドヒーター)とWEP-S(サブマリン型泳動槽)をセット購入の方に限りUltraPower DNA/RNAセーフダイを一本プレゼント。さらに、アガロースゲル二枚もプレゼント。

アガロースゲルページから濃度、組成をお選びください。(P15参照)

◆ RT-161(LEDバンドヒーター)50台限定

セット購入



RT-161/LEDバンドヒーター
定価: ¥52,000

キャンペーン価格: ¥41,600



WEP-S/サブマリン型泳動槽
定価: ¥38,000

キャンペーン価格: ¥30,400

プレゼント



UltraPower セーフダイ1mL
定価: ¥8,000

キャンペーン価格: ¥6,400

プレゼント



アガロースゲル
定価: ¥1,090x2 (1%ゲルの場合)

プレゼント


セット購入価格表

型番	RT-161/LEDバンドヒーター キャンペーン価格	WEP-S/サブマリン型泳動槽 キャンペーン価格	合計金額
WEP-161S	¥ 41,600	¥ 30,400	¥ 72,000

Ultra Power DNA/RNAセーフダイ



同じゲルを二つに分割し左半分をEtBrで後染色、右半分はUltraPower入りのマーカーを流したものの先染め、B社のイメージャーでUV撮影(左写真) 次にUltraSlim-LEDをキャビネットに入れ撮影(右写真)

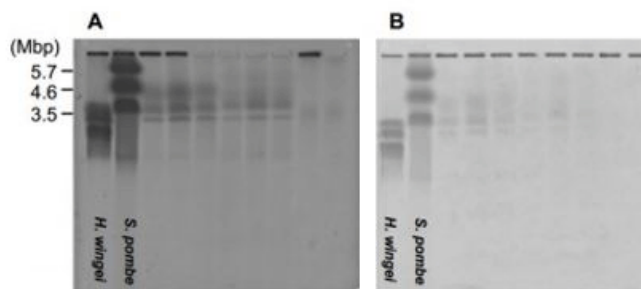

A: UltraPower 473nm-LPB (blue filter)

B: EtBr 532nm-LPG (green filter)

AとBは同じサンプル量を使用しているが、UltraPowerで後染めした方が明らかに高感度で、強度の低いバンドも検出できた。

商品



利点

- ・ 脱EtBr, 脱UV
- ・ EtBrと同等のランニングコストです。
- ・ インターカレートせず細胞膜にも透過しません。
- ・ PCR酵素反応などの後処理にも影響がありません。
- ・ 毒性・発がん性はありません。
- ・ そのまま廃棄できるので、取扱いが安易です。

※1 20倍希釈で、各ウェルに1μLを分注 10ウェルゲルとする場合1000 * 20/10で2000枚

※2 1000倍希釈しゲルを10分程度漬け置きする。使用量はゲルの厚さにより異なりますが、繰り返し使用可能


型番	UPN1000	UPN2000	UPN5000
商品名	ウルトラパワーセーフダイ		
内容量	1mL	2mL	5mL
毒性	非毒性		
先染め	2,000枚〜※1	4,000枚〜※1	10,000枚〜※1
後染め	20枚〜※2	40枚〜※2	100枚〜※2
保存	1年 (4℃) / 2年 (-20℃)		
定価	¥8,000	¥14,000	¥30,000
キャンペーン価格	¥6,400	¥11,200	¥24,000

LEDバンドピーパー リアルタイム電気泳動

RT-161



RT-160

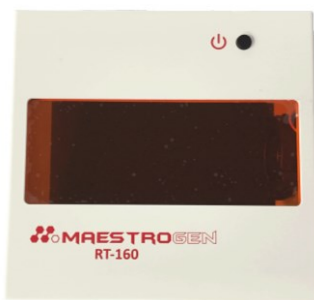

RT-172



利点

- ・ 脱UV UVイメージャーで撮影する必要はありません。
- ・ 対応泳動槽に被せるだけです。
- ・ LEDを照射させた状態で真上からデジカメもしくはスマートフォンなどで撮影可能。撮影の為のUVイメージャーは不要です。
- ・ 泳動途中でも結果がリアルタイムで確認でき次の泳動に移れます。

型番	RT-161	RT-160	RT-172
商品名	バンドピーパー		
対応泳動槽	WEP-S/マリン22・マリン23ST	Mupid-2plus	Mupid-exU,One
フィルター	琥珀色フィルター		
感度	2ng		
波長	470nm		
定価	¥52,000	¥59,800	
キャンペーン価格	¥41,600	¥47,800	

WEP-S (サブマリン型アガロースゲル電気泳動装置)



* ゲルトレイは「Mupid 2Plus」と同じサイズです。

型番・商品名	WEP-S/電気泳動装置
外形寸法	泳動槽: 160mm(W) x 131mm(L) x 48mm(H) パワーサプライ: 70mm(W) x 120mm(L) x 57mm(H)
電源	AC100V, 50/60Hz, 1.0A
バッファ容量	250~300mL (ゲル厚、トレイ枚数により変化)
* ゲルトレイサイズ(透明・黒)	S用: 54mm(W)x60mm(L) L用: 110mm(W)x60mm(L)
ゲル作成台	S用、L用
コーム	S用: 9wellx3mmx2列、5wellx5.7mmx2列 L用: 22wellx3mm, 12wellx5.7mm
標準製品一式	泳動槽・パワーサプライ ゲル作成台S用1個、コームS用2本、ゲルトレイS用 透明・黒 各4個づつ ゲル作成台L用1個、コームL用2本、ゲルトレイL用 透明・黒 各2個づつ
定価	¥38,000
キャンペーン価格	¥30,400

特長

タイマー機能

1~99分(1分刻み)の電気OFFタイマーを内蔵し、泳動時間の設定が可能です。

泳動電圧の切替機能付き

50V・75V・100Vから電圧を選択可能です。定電圧で泳動することにより歪みの少ないバンドを得ることができます。

泳動の優れた再現性

白金線ホルダーが白金電極から発生する気泡のゲル上部への移動を防ぎ、バッファ内のpH変化や泳動の乱れが少なくなるため、再現性に優れています。

サンプルアプラインが安易

付属のゲル作成キットにより2種類の大きさのゲルを作成できます。ウェル間隔はマルチチャンネルピペット(8ch、12ch)に対応(L22検体)し、多数サンプルのアプラインが容易です。

安全性

- ・ パワーサプライは泳動槽とは独立した設計です。
- ・ 泳動槽カバーが外れた状態では通電せず、感電を防止します。
- ・ 出力電流が規格値より高い場合、自動的に通電を停止します。
- ・ 内蔵ヒューズにより、入力電圧が規格値より高い場合、機器本体を保護します。


利点

脱EtBr,脱UV

黒ゲルトレイはポリカーボネイト一体成形品であるため耐熱性があり、泳動中にLEDを照射させた状態で目視確認ができ小型デバイスで撮影ができます。例: UltraPowerセーフダイ+黒ゲルトレイ+RT-161(LEDバンドビームパー)

- ・ 透明ゲルトレイはポリカーボネイト一体成形品であるため耐熱性があり、UVを透過します。

各パーツの購入も可能です。

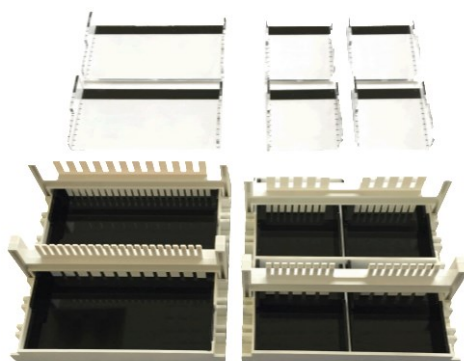


型番	商品名	定価
S-TS4	透明ゲルトレイ S用 4個 1セット	¥2,000
S-BS4	黒ゲルトレイ S用 4個 1セット	¥2,000
S-CS2	コーム S用 2本	¥2,000
S-GMS	ゲル作成台 S用 1個	¥2,000
S-TL2	透明ゲルトレイ L用 2個 1セット	¥2,000
S-BL2	黒ゲルトレイ L用 2個 1セット	¥2,000
S-CL2	コーム L用 2本	¥2,000
S-GML	ゲル作成台 L用 1個	¥2,000


新商品

アガロースゲル

アガロースゲルも購入する時代。作製する手間と時間、
労力を実験に費やしてください。

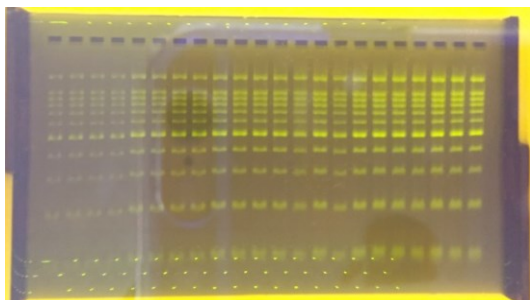

アガロースゲルL:4% 1xTBE Buffer
サンプル: AccuRuler DNA 100bp
UltraPowerセーフダイ入り
泳動条件: 100V 60分
撮影: LEDハントピーパー励起、小型デバイスで撮影

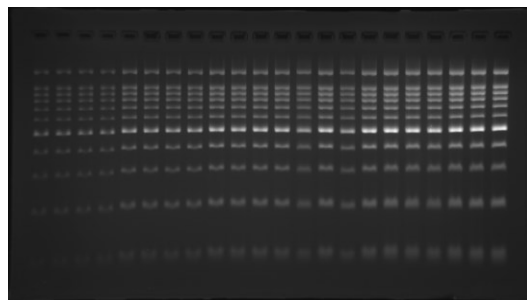

アガロースゲルL:4% 1xTBE Buffer
サンプル: AccuRuler DNA 100bp
UltraPowerセーフダイ入り
泳動条件: 100V 60分
撮影: UV照射、UV撮影

特長

- Mupid 2Plus、弊社のWEP-S に適合するゲルサイズです。
- ご注文後、翌営業日製造出荷です。
- 保存期限は製造日から6ヶ月です。
- 豊富なゲル濃度、バッファー組成を揃えております。
- ゲルバッファー系の特注にも応じます。



利点

- 弊社アガロースゲルを購入する事によって、お客様のゲル作製の手間と時間が省けます。


製品仕様

ゲルレー	ゲルサイズ
S用	W49mm x L60mm x T7.5mm (5ウェル・9ウェルのみ)
L用	W105mm x L60mm x T7.5mm (12ウェル・22ウェルのみ)
数量/箱	10枚/箱

製品No,価格表

型番	濃度	検体	バッファー	定価	型番	濃度	検体	バッファー	定価	型番	濃度	検体	バッファー	定価	型番	濃度	検体	バッファー	定価
GLX-AG19TB	0.5%	5w	TBE	¥10,600	GLX-AG29TB	1%	5w	TBE	¥10,900	GLX-AG39TB	1.5%	5w	TBE	¥11,200	GLX-AG49TB	2%	5w	TBE	¥11,500
GLX-AG13TB	0.5%	9w			GLX-AG23TB	1%	9w			GLX-AG33TB	1.5%	9w			GLX-AG43TB	2%	9w		
GLX-AG11TB	0.5%	12w			GLX-AG21TB	1%	12w			GLX-AG31TB	1.5%	12w			GLX-AG41TB	2%	12w		
GLX-AG12TB	0.5%	22w			GLX-AG22TB	1%	22w			GLX-AG32TB	1.5%	22w			GLX-AG42TB	2%	22w		
GLX-AG19TA	0.5%	5w	TAE	¥10,600	GLX-AG29TA	1%	5w	TAE	¥10,900	GLX-AG39TA	1.5%	5w	TAE	¥11,200	GLX-AG49TA	2%	5w	TAE	¥11,500
GLX-AG13TA	0.5%	9w			GLX-AG23TA	1%	9w			GLX-AG33TA	1.5%	9w			GLX-AG43TA	2%	9w		
GLX-AG11TA	0.5%	12w			GLX-AG21TA	1%	12w			GLX-AG31TA	1.5%	12w			GLX-AG41TA	2%	12w		
GLX-AG12TA	0.5%	22w			GLX-AG22TA	1%	22w			GLX-AG32TA	1.5%	22w			GLX-AG42TA	2%	22w		
GLX-AG59TB	2.5%	5w	TBE	¥11,800	GLX-AG69TB	3%	5w	TBE	¥12,100	GLX-AG79TB	3.5%	5w	TBE	¥12,400	GLX-AG89TB	4%	5w	TBE	¥12,700
GLX-AG53TB	2.5%	9w			GLX-AG63TB	3%	9w			GLX-AG73TB	3.5%	9w			GLX-AG83TB	4%	9w		
GLX-AG51TB	2.5%	12w			GLX-AG61TB	3%	12w			GLX-AG71TB	3.5%	12w			GLX-AG81TB	4%	12w		
GLX-AG52TB	2.5%	22w			GLX-AG62TB	3%	22w			GLX-AG72TB	3.5%	22w			GLX-AG82TB	4%	22w		
GLX-AG59TA	2.5%	5w	TAE	¥11,800	GLX-AG69TA	3%	5w	TAE	¥12,100	GLX-AG79TA	3.5%	5w	TAE	¥12,400	GLX-AG89TA	4%	5w	TAE	¥12,700
GLX-AG53TA	2.5%	9w			GLX-AG63TA	3%	9w			GLX-AG73TA	3.5%	9w			GLX-AG83TA	4%	9w		
GLX-AG51TA	2.5%	12w			GLX-AG61TA	3%	12w			GLX-AG71TA	3.5%	12w			GLX-AG81TA	4%	12w		
GLX-AG52TA	2.5%	22w			GLX-AG62TA	3%	22w			GLX-AG72TA	3.5%	22w			GLX-AG82TA	4%	22w		

AccuRuler Protein 分子量マーカー

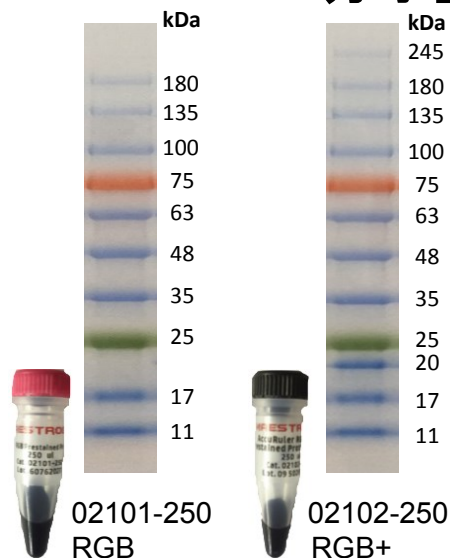


特長

- すぐに使えて希釈の必要なし
- 室温保存で安定
3か月(室温@25℃)／1年(@-20℃)
- 3色カラーで読みやすい
バックが低くクリアでみやすい。
- Tris-Glycine以外のバッファー使用可能
それぞれのバッファーでの移動度はバッファーと色素の
チャージ干渉などにより異なりますが、ポストステインマーカー
との比較により厳密に値を計算しています。

型番	02101-250 RGB	02102-250 RGB+
定価	¥7,800	¥8,900
キャンペーン価格	¥6,200	¥7,100

AccuRuler DNA 分子量マーカー

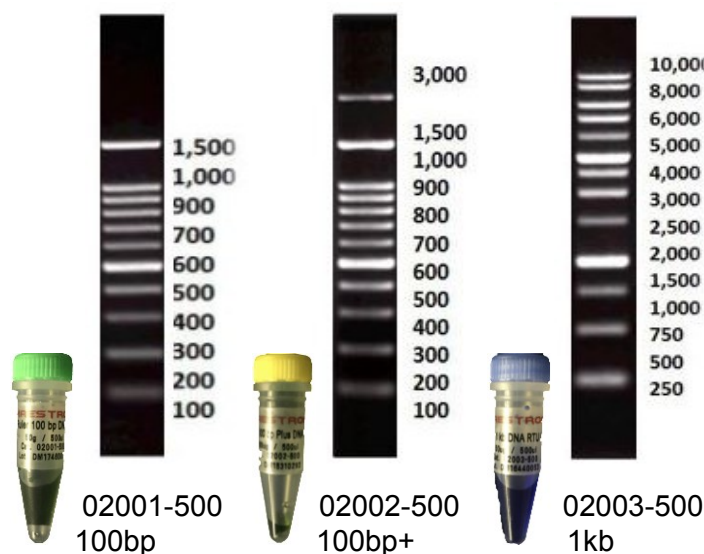

特長

- すぐに使えて希釈の必要なし
- 室温保存で安定
6か月(室温@25℃)
2年(@-20℃)
- 質量マーカーとして使用可能
- Tracking Dye入り

型番	02001-500 100bp	02002-500 100bp+	02003-500 1kb
定価	¥4,500	¥4,500	¥4,500
キャンペーン価格	¥3,600	¥3,600	¥3,600



Precast
Gel
Company

ジェレックスインターナショナル株式会社

〒194-0037 東京都町田市木曽西4-8-48

TEL: 042-792-3981 FAX: 042-792-3982

<http://www.gellex.jp>

info@gellex.jp

販売店