


Step 5:

RT-160 に電源をつなげて
RT-160 の位置を合わせて
ください。



Step 6:

RT-160 のプッシュボタンを
押してリアルタイムで
蛍光を見ます。

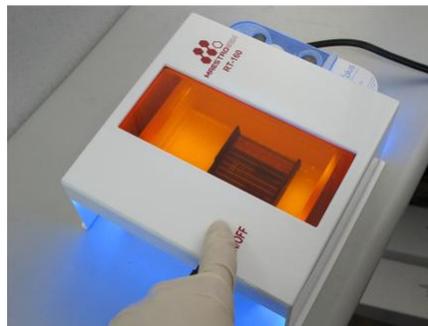

MAESTROGEN

BandPeeper® LED イルミネーター マニュアル

Catalog Number RT-160/RT-172

Version 01_10



この商品の保証について

- 各機器は念入りに温度と時間設定について審査されています。商品について正常な環境で使用した場合、1年間の保証します。
- この商品についてのお問い合わせは下記までご連絡ください。

ジェレックスインターナショナル株式会社

〒194-0037

東京都町田市木曽西 4-8-48

TEL:042-792-3981

FAX:042-792-3982

www.gellex.jp

販売元 ジェレックスインターナショナル株式会社

仕様


Dimensions (mm)	166D x 170W x 82H
Viewing surface (mm)	150 x 60
LED Wavelength (nm)	470
Filter	amber filter
Filter surface	Anti-fog treatment
PCBA surface:	Anti-moisture treatment
LED arrangements:	LED matrix for two-side illumination
LED lifetime:	50,000 hours
Power:	24V DC 1A AC input: 100~240 V; 50/60 Hz
Sensitivity (ng)	: 2
Compatibility:	with Mupid tanks ONLY
Weight (Kg):	0.96

使用上の注意

- アースのついた電源に接続してください。
- イルミネーターは温度過昇装置がついています。
- イルミネーターに直接液体を流さないようにしてください。
- 使い終わった後はスイッチを切ってください。
- スイッチはプッシュボタンになっています。LED を連続照射すると蛍光が弱くなってしまいます

Step1:

付属の黒いゲルトレイを使ってゲルを作成します。

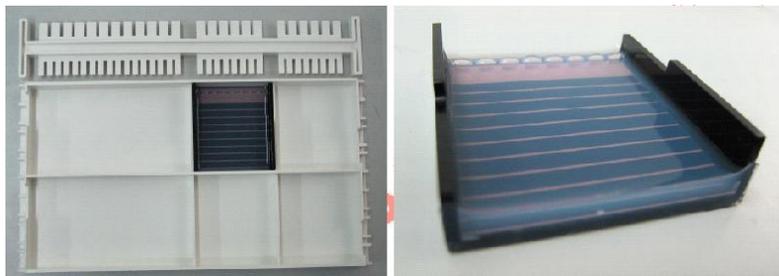

Step2:

ゲルトレイをタンクにおいて試薬のローディングを行います。



Step3:

BandPeeper® をタンクの上に被せます。



Step 4:

付属のパワーピックをタンクの安全装置に差し込みます。
(RT-172 の場合は設置時に爪を安全装置に入れます。)

