

## 使用法

- 1・ イルミネーターゲル/サンプルを透明なガラスのエリアに配置します。
- 2・ フィルターを下げてフィルターを通してバンド見えるようにします。
- 3・ スイッチを入れるとバンドが青色 LED に照射されて見えます。
- 4・ ガラスエリアは硬化ガラスですのでカッターでゲルカッティングができます。
- 5・ 使用后、スイッチを切ります。
- 6・ 使用後はアルコールで拭いてください。



# UltraSlim LED イルミネーター

SLB-01 & SLB-01W

取り扱い説明書



Catalog Number SLB-01 & SLB-01W

Version 01\_10

お問い合わせ先

ジェレックスインターナショナル株式会社

〒194-0037 東京都町田市木曽西 4-8-48

TEL:042-792-3981


FAX:042-792-3982

## この商品について

この商品は UV よりエネルギーの低い LED を使うことによって人体への害を抑え、また DNA サンプルのニッキングを抑えるために開発された イルミネーターです。

特に 長時間の照射に DNA や人体が晒されるゲルカッティングに適しています。広い波長域を持ち、幅広い蛍光色素に対応します。

## 商品外観

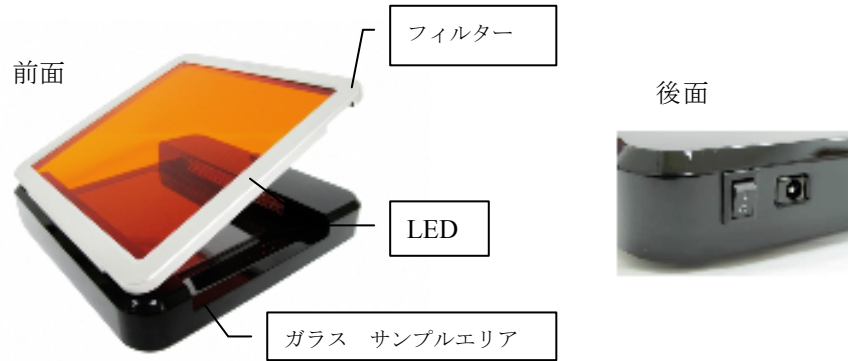

## 保証について

LED イルミネーターは欠陥に対して 1 年間保証されています。不具合はこの保証期間中に本機やアクセサリが発生した場合次の場合を除き修理または無償で欠陥部品を交換します。

1. 欠陥が不適切な操作によって発生した場合。
2. 修理または修正が他の、または指定代理店によって行われた場合。
3. 代替部品を使用することによって発生した故障。
4. 事故や誤用によるもの
6. 災害に起因するもの。
7. 腐食は、溶媒の不適切な使用による故障

すべての修理サービスは、お買い上げの代理店もしくはジェレックスインターナショナルまでお問い合わせください。

お問い合わせ先

ジェレックスインターナショナル株式会社  
〒194-0037 東京都町田市木曽西 4-8-48  
TEL:042-792-3981  
FAX:042-792-3982

## 注意事項

青色光の長時間の肉眼への直接照射は網膜の病気につながる確率を持っています。オレンジ色フィルタは青色光からの肉眼の保護を提供します。これは LED から働く人を保護するために設計されています。

重要:

この商品は安全基準および EMC 規制を満たすために証明されています。認定製品は、取扱説明書に従って操作する限りにおいて安全です。本機を変更した場合

1. メーカーの保証が無効となります。
2. EMC 安全認定が無効となります。
3. 安全上の問題が起きます。

弊社は勝手な機器の変更により生じた損害に対し一切の責任を負いません。

## 仕様

1. 外寸 (mm): 210D x 210W x 30H
2. サンプルエリア(mm): 120 x 70
3. 波長 (nm): 470
4. フィルター: Amber フィルター
5. フィルター寿命: 50,000 時間
6. 電力: 24V DC 1 A power adaptor
7. 重量 (Kg): 2.3

## 設置

- 少なくとも 10 センチメートルを周囲に残してベンチの上に配置してください。フィルターのヒンジ側が前です。
- 同封されているケーブルを使用して電源に機器を接続してください。
- 100~240 VAC の電圧で、少なくとも 250VAC を商品に提供してください。

## ※注意事項

- アースを取った電源プラグに接続してください
- 本機は過熱を防止するため、熱保護機能を備えています。
- 本機に直接液体をかけることは避けてください。
- 使用后すぐにスイッチを切ってください。
- 周りの人に光が当たらない位置で作業してください。
- 通気スリットは塞がないでください。